

Doświadczenie nr 2: badanie pH roztworów

W każdym wierszu tabeli nanieś pipetą Pasteura po jednej kropli badanego roztworu, a następnie na tą kroplę nanieś pipetą Pasteura jedną kroplę odpowiedniego wskaźnika (lub umieść na niej niewielki kawałek uniwersalnego papierka wskaźnikowego).

Zapisz obserwacje i wnioski.

Wskaźnik	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Substancja	oranż metylowy	lakmus	uniwersalny papierek wskaźnikowy	sok z jagód	fenoloftaleina	wywar z czerwonej kapusty
K O L O R						
A. wodny roztwór chlorku sodu						
B. zasada sodowa						
C. woda amoniakalna						
D. kwas solny						
E. ocet						

Obserwacje:

[illegible]

Wnioski na podstawie obserwacji:

[illegible]